

# Gebrauchsanweisung

für FORTUNA OPTIMA® Recordspritzen  
(Glas- und Metallspritze)  
der Poulten & Graf GmbH

Karl-Carstens-Str. 10, 97877 Wertheim, GERMANY

Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer FORTUNA OPTIMA® Produkte entschieden haben. Diese Spritzen befinden sich seit über 50 Jahren in der **technischen Anwendung** und haben sich hierbei ausgezeichnet bewährt. Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung.

## **Zweckbestimmung:**

Rekordspritzen werden für die technische Anwendung verwendet.

Die Rekordspritzen sind, in zerlegtem Zustand, sterilisierbar.  
Als geeignetes Sterilisationsverfahren empfehlen wir die  
Dampfsterilisation bei **134 °C/5 min.**

## **Spritzen vor dem ersten Gebrauch mit geeignetem Mittel reinigen**

Der Anwender muss jede Spritze (Glaszylinder und Lötstelle) vor dem Gebrauch auf Beschädigung kontrollieren. Bei Feststellung von Mängeln darf die Spritze nicht mehr verwendet werden!

Ab erster Benutzung durch den Anwender beträgt die Haltbarkeit 5 Jahre.

## **Ausschlüsse für die Anwendung der Spritzen:**

- **Keine Spritzenzylinder mit Spritzenkolben kombinieren, die nicht vom gleichen Hersteller sind.**
- **Spritzen dürfen keine Stöße erhalten.**
- **Keine heißen Flüssigkeiten in die Spritze füllen.**
- **Übermäßiger Kraftaufwand/Druck ist zu vermeiden.**
- **Spritzen nicht in Kühl- bzw. Gefrierschrank lagern.**
- **Kolben nicht über das volle Volumen ziehen.**
- **Spritzen nicht verwenden, wenn diese beschädigt sind (Splitter, Lötstelle etc.)**
- **Übermäßige Temperaturschwankungen vermeiden.**
- **Gebrauchstemperatur zwischen + 5° bis + 35 °C.**
- **Nicht über 134 °C sterilisieren.**